

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	
Data: 01/07/2018 Próxima revisão: 01/07/2019	LABORATÓRIO DE METABOLISMO E LÍPIDES	Nº: 019
		Versão: 04
		Página 1

POP: Estufa de Secagem de Vidrarias

Equipamento: Estufa

Modelo: ESTUFA 515

Marca: FANEM

A. Objetivo

Descrever o procedimento de uso e limpeza da estufa de secagem de vidrarias do laboratório.

B. Abrangência

Biólogos, Biomédicos, Farmacêuticos e Técnicos de Laboratório.

C. Definição

Este equipamento seca toda vidraria limpa e esterilizada.

D. Observações importantes

Elaborado por: Carolina Graziani Vital	Aprovado por: Prof. Dr. Raul Cavalcante Maranhão
Revisado por: Elaine Rufo Tavares	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	
Data: 01/07/2018 Próxima revisão: 01/07/2019	LABORATÓRIO DE METABOLISMO E LÍPIDES	Nº: 019
		Versão: 04
		Página 2

✓ *Procedimentos de uso:*

- Abrir o equipamento.
- Colocar de forma organizada toda vidraria e material a secar.
- Ajustar a temperatura desejada pelo botão de ajuste.
- Ligar o equipamento no botão GERAL (modo 1).
- Após a secagem da vidraria e do material, desligar a estufa, voltando o botão GERAL para o modo Zero.
- Aguardar o material esfriar para retirar da estufa.

Elaborado por: Carolina Graziani Vital	Aprovado por: Prof. Dr. Raul Cavalcante Maranhão
Revisado por: Elaine Rufo Tavares	