

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	
Data: 01/07/2018 Próxima revisão: 01/07/2019	LABORATÓRIO DE METABOLISMO DE LÍPIDES	Nº: 002
		Versão: 04
		Página 1

POP: Controle de Temperatura de Geladeira/Congelador, Freezer e Estufa

A. Objetivos

Padronizar o controle de temperatura das geladeiras/congeladores, freezers e estufas localizados nas salas 26 e 29 do Departamento.

B. Abrangência

Biólogos, Biomédicos, Farmacêuticos e Técnicos de Laboratório.

C. Definição

O controle da temperatura das geladeiras/congeladores, freezers e estufas é realizado duas vezes por dia, no período da manhã e da tarde, com anotação dos horários, pelos técnicos responsáveis. Em cada período, é anotada a temperatura atual, máxima e mínima (°C) de cada equipamento.

A limpeza e o descongelamento das geladeira/congeladores e freezers são realizados mensalmente.

D. Operacionalização

- ✓ No respectivo período, manhã ou tarde, verificar a temperatura no termômetro localizado em cima ou próximo ao equipamento;

Elaborado por: Wanderlei Santos Monteiro Gomes	Aprovado por: Prof. Dr. Raul Cavalcante Maranhão
Revisado por: Fátima Rodrigues de Sousa e Freitas	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	
Data: 01/07/2018 Próxima revisão: 01/07/2019	LABORATÓRIO DE METABOLISMO DE LÍPIDES	Nº: 002 Versão: 04 Página 2

- ✓ Verificar a temperatura interna (atual, mínima e máxima) do equipamento
- ✓ Anotar a temperatura no formulário de Registro de Controle de Temperatura

Laboratório de Metabolismo e Lípidos

Elaborado por: Wanderlei Santos Monteiro Gomes	Aprovado por: Prof. Dr. Raul Cavalcante Maranhão
Revisado por: Fátima Rodrigues de Sousa e Freitas	