

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP EQ 006
		Edição: 06
Área: Laboratório de Patologia Cardíaca		Página: 1/4
Assunto: Geladeiras Registro Temperatura, Manutenção Preventiva, Limpeza, Descontaminação		Vigência: 08/03/2021

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
5. DEFINIÇÕES
6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
7. FLUXOGRAMAS
8. ANEXOS
9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Edição	Alteração
01	Emissão inicial do documento em 27/07/2015. <i>Nota: inicialmente o conteúdo deste documento estava disponível no ONADOCS , POP 009; com data de vigência de 27/07/2015.</i>

Elaborado por: Suely Aparecida Pinheiro Palomino Biologista	27/07/2015	Aprovado por: Prof.Dra Maria Lourdes Higuchi Pesquisadora	15/03/21
--	------------	--	----------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP EQ 006
		Edição: 06
Área: Laboratório de Patologia Cardíaca		Página: 1/4
Assunto: Geladeiras Registro Temperatura, Manutenção Preventiva, Limpeza, Descontaminação		Vigência: 08/03/2021

1. OBJETIVO

- 1.1 Este POP estabelece critérios e procedimentos, cujo objetivo é aplicar a padronização de limpeza/descontaminação de todas as geladeiras,

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Todos os colaboradores, alunos e estagiários

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Todos os profissionais que utilizarem o Equipamento.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- 4.1 .Não aplicável

5. DEFINIÇÕES

- 5.1 As geladeiras são utilizadas para armazenar e conservar, materiais biológicos e reagentes, utilizados em reações, a uma temperatura baixa controlada

6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 6.1 Equipamentos

NºEQUIPAMENTO: Geladeira 1
MOD.: R 250
MARCA:ELETROLUX
VOLT.:110V **Nº .SERIE:**24102827
PATR.: HC 125046 –sala40

NºEQUIPAMENTO : Geladeira 6
MOD.: RE29 **MARCA:**ELETROLUX
VOLT.:110VNº **SERIE:**34500998
PATR.: FZ132246 – sala 43

NºEQUIPAMENTO : Geladeira 7/9
MOD.: ATIVE!(BRM50NBANA)
MARCA:Brastemp **VOLT.:**110
Nº SERIE:JB2118703 **PATR.:**
FZ125687 –sala 40

NºEQUIPAMENTO Geladeira
Reserva 11
MOD.: 280 SL**MARCA:**CONSUL
VOLT.:110VNº **SERIE:**7751
PATR.: FZ 063337 - copa

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP EQ 006
		Edição: 06
Área: Laboratório de Patologia Cardíaca		Página: 1/4
Assunto: Geladeiras Registro Temperatura, Manutenção Preventiva, Limpeza, Descontaminação		Vigência: 08/03/2021

6.2 **Procedimento**

6.2.1 Limpeza

- 6.2.1.1 Será semestralmente ou sempre que a camada de gelo atingir 2,0 cm no congelador. Transferir todo o material para outra Geladeira: Desligar a geladeira que será limpa e deixar a porta aberta para descongelar
- 6.2.1.2 Colocar bandejas plásticas no interior da geladeira para que a água do gelo caia dentro. Caso a água caia no chão, chamar uma funcionária da Centro para secar. Secar e limpar o interior da geladeira, gavetas, prateleiras e porta de congelador com gaze úmida com álcool 70%
- 6.2.1.3 Ligar a Geladeira, assim que estiver seca e esperar atingir a temperatura para colocar o material de volta

6.3 **Registro**

- 6.3.1 Limpeza: registrar em impresso próprio a data, hora e o nome do responsável pela limpeza, que será semestralmente ou sempre que a camada de gelo atingir 2,0 cm no congelador
- 6.3.2 Temperaturas : registrar on line no arquivo do Drive do Google,

6.4 **Manutenção Preventiva** : registro mensal, dos Equipamentos, fixados nas suas portas

6.5 **Plano de Contingência:** POP TEC 012

6.6 **EPIS** :Luvas Nitrílicas e Avental

7 **FLUXOGRAMAS**

7.1 Não aplicável

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP EQ 006
		Edição: 06
Área: Laboratório de Patologia Cardíaca		Página: 1/4
Assunto: Geladeiras Registro Temperatura, Manutenção Preventiva, Limpeza, Descontaminação		Vigência: 08/03/2021

8. ANEXOS

8.1 Não aplicável

9 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

9.1 Manual das geladeira das marcas Electrolux, Brastemp e Consul.