

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP EQ 08
		Edição: 05
Área: Laboratório de Patologia Cardíaca		Página: 1/3
Assunto: Estufa Comum Seca Registro Temperatura/Limpeza/Descontaminação/		Vigência: 08/03/2021

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
5. DEFINIÇÕES
6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
7. FLUXOGRAMAS
8. ANEXOS
9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Edição	Alteração
01	Emissão inicial do documento em 27/07/2015. <i>Nota: inicialmente o conteúdo deste documento estava disponível no ONADOCS , POP 011; com data de vigência de 27/07/2015.</i>

Elaborado por: Suely Aparecida Pinheiro Palomino Bióloga	27/07/2015	Aprovado por: Prof.Dra Maria Lourdes Higuchi Pesquisadora	15/03/21
---	------------	--	----------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP EQ 08
		Edição: 05
Área: Laboratório de Patologia Cardíaca		Página: 1/3
Assunto: Estufa Comum Seca Registro Temperatura/Limpeza/Descontaminação/		Vigência: 08/03/2021

1. OBJETIVO

- 1.1 Este POP estabelece critérios e procedimentos, cujo objetivo é aplicar a padronização de limpeza/descontaminação de todos os Freezers -20°C,.

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Todos os colaboradores, alunos e estagiários.

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Todos os profissionais que utilizarem o Equipamento.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- 4.1 Não aplicável.

5. DEFINIÇÕES

- 5.1 A Estufa tem como função de secagem de materiais e também participa na realização de reações, que necessitam de um ambiente com temperatura controlada .

6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 6.1 Equipamentos.

Nº EQUIPAMENTO: Estufa 04 MOD.: 002/2CB MARCA: FANEM VOLT.: 110V Nº SERIE: SAT 7715/07 PATR.: HC 100402 sala 40	Nº EQUIPAMENTO: Estufa 15 MOD 002 CB/2 MARCA: FANEM NºSERIE: SAT 7714/07 Volt. 110V PATR: FZ 26390/ FZ 062801/ FZ113385 sala40	Nº EQUIPAMENTO: Estufa 19 MOD: 002/M1 MARCA: FANEM VOLT: 110 V Nº SERIE: 165,310 PATR: FZ 18062 /66233/ 117455 sala40
Nº EQUIPAMENTO: Estufa 20 MOD: MOD502 ORION MARCA: FANEM VOLT: 110V NºSERIE: SS1531 PATR: FZ042005/ FZ13535 sala43	Nº EQUIPAMENTO: Estufa 21 MOD: 311CG MARCA: FANEM VOLT: 110V NºSERIE: Nãotem PATR: FZ26389/FZ062797/ 113528 sala 43	

- 6.2 **Procedimentos**

- 6.2.1 Todas as Estufas ficam ligadas, temperatura pode ser mudada: quando necessário, sendo feito um controle antes de ser usada. Para ajustar, a, girar o botão do termostato localizado

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP EQ 08
		Edição: 05
Área: Laboratório de Patologia Cardíaca		Página: 1/3
Assunto: Estufa Comum Seca Registro Temperatura/Limpeza/Descontaminação/		Vigência: 08/03/2021

na parte frontal da estufa, ligeiramente para direita para aumentar ou a esquerda para diminuir até o ponto de controle desejado. A Lâmpada de aquecimento acesa indica que a estufa está aquecendo, aguardar que a mesma se apague,

6.2.2 A estabilização de temperatura se dará quando a lâmpada de aquecimento estiver apagando e acendendo no ponto desejado. A estufa apresenta temperaturas aferidas em 37 e 56°C no painel, para sua estabilização, fazer coincidir o ponteiro do termostato sobre os mesmos.

6.3 **Registro**

6.3.1 Limpeza: Semanalmente passar uma gaze com Álcool 70%, dentro e nas prateleiras e diariamente guardar todo o material que estiver seco, deixando a estufa vazia. Registrar em impresso próprio a data, hora e o nome do responsável pela limpeza,

6.3.2 Temperaturas : Registrar on line no arquivo do Drive do Google

6.4 **Manutenção Preventiva;** Registro mensal, arquivado na pasta de Temperaturas dos Equipamentos

6.5 **Plano de Contingência POPTEC 013**

6.6 **EPIS: Avental e Luvas**

7. **FLUXOGRAMAS**

7.1 Não aplicável.

8. **ANEXOS**

8.1 Não aplicável

9. **REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA**

9.1 Manual das Estufas das marcas Fanem e Orion.