

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP EQ 013
		Edição: 05
Área: Laboratório de Patologia Cardíaca		Página: 1/3
Assunto: : Estufa Registro Temperatura, Manutenção Preventiva, Limpeza, Descontaminação		Vigência: 08/03/2021

*ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
5. DEFINIÇÕES
6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
7. FLUXOGRAMAS
8. ANEXOS
9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Edição	Alteração
01	Emissão inicial do documento em 27/07/2015. <i>Nota: inicialmente o conteúdo deste documento estava disponível no ONADOCS , POP 023; com data de vigência de 27/07/2015.</i>

Elaborado por: Suely Aparecida Pinheiro Palomino Biologista	27/07/2015	Aprovado por: Prof.Dra Maria Lourdes Higuchi Pesquisadora
--	------------	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP EQ 013
		Edição: 05
Área: Laboratório de Patologia Cardíaca		Página: 2/3
Assunto: : Estufa Registro Temperatura, Manutenção Preventiva, Limpeza, Descontaminação		Vigência: 08/03/2021

1. OBJETIVO

- 1.1 Padronização dos procedimentos na falta de energia elétrica e quebra de todas as Estufas

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Todos os colaboradores, alunos e estagiários

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Todos os profissionais que utilizarem o Equipamento.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- 4.1 .Não aplicável.

5. DEFINIÇÕES

- 5.1 As Estufas com as temperaturas controladas, e padronizadas, de acordo com os protocolos, são utilizadas nas reações de Imunoperoxidase, Hibridização *in situ* e Microscopia Eletrônica ..

6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 6.1 **Equipamentos:** As Estufas estão localizadas dentro do Laboratório de Patologia Cardíaca, sala 46, com as especificações abaixo.

Nº EQUIPAMENTO: Estufa 04
MOD.:002/2CB MARCA:FANEM
VOLT.:110V Nº SERIE:SAT 7715/07
PAT.: HC 100402 sala 40

Nº EQUIPAMENTO: Estufa 15
MOD 002 CB/2 MARCA:FANEM
Nº SERIE: SAT 7714/07 Volt.110V
PATR:FZ 26390/ FZ 062801/ FZ113385
sala40

Nº EQUIPAMENTO: Estufa 19
MOD: 002/M1 MARCA:FANEM
VOLT:110 V Nº SERIE: 165,310
PATR: FZ 18062 /66233/ 117455
sala40

Nº EQUIPAMENTO: Estufa 20
MOD: MOD502 ORION
MARCA:FANEM VOLT:110V
Nº SERIE:SS1531
PATR: FZ042005/ FZ13535 sala43

Nº EQUIPAMENTO: Estufa 21
MOD:311CG MARCA:FANEM
VOLT:110V Nº SERIE:Nãotem
PATR: FZ26389/ FZ062797/ 113528
sala 43

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP EQ 013
		Edição: 05
Área: Laboratório de Patologia Cardíaca		Página: 3/3
Assunto: : Estufa Registro Temperatura, Manutenção Preventiva, Limpeza, Descontaminação		Vigência: 08/03/2021

6.3 Procedimentos

- 6.3.1 Controle do bom funcionamento de Temperatura e Registro em planilhas, on line no arquivo do Drive do Google
- 6.3.2 Chamadas em caso de Emergência. Contato com o grupo da ServTec automação (Setor de mecânica), do InCor: 2661-5467—2661-5509 (Supervisor André Borges), Engenharia de manutenção - Engenheiro Luiz - InCor: 2661-5410—2661-5460 (Henrique)

7. FLUXOGRAMAS

- 7.1 Não aplicável.

8. ANEXOS

- 8.1 Não aplicável.

9. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- 9.1 Manual das .Estufas das marcas Fanem.