

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POPEQ 016
		Edição: 05
Área:	Laboratório de Patologia Cardíaca	Página: 1/3
Assunto:	Registro de Temperaturas através do Google Chrome do PC Freezers, Geladeiras, Estufas, Banho Maria e Panela Pascal/ Limpeza do local	Vigência: 08/03/2021

*ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
5. DEFINIÇÕES
6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
7. FLUXOGRAMAS
8. ANEXOS
9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Edição	Alteração
01	Emissão inicial do documento em 27/07/2015. <i>Nota: inicialmente o conteúdo deste documento estava disponível no ONADOCS , POP 042; com data de vigência de 27/07/2015.</i>
00	Emissão inicial do documento em xx/xx/20xx.

Elaborado por: Suely Aparecida Pinheiro Palomino Biologista	27/07/2015	Aprovado por: Prof.Dra Maria Lourdes Higuchi Pesquisadora	15/03/21
--	------------	--	----------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POPEQ 016
		Edição: 05
Área:	Laboratório de Patologia Cardíaca	Página: 2/3
Assunto:	Registro de Temperaturas através do Google Chrome do PC Freezers, Geladeiras, Estufas, Banho Maria e Panela Pascal/ Limpeza do local	Vigência: 08/03/2021

1. OBJETIVO

- 1.1 Estabelecer procedimentos e orientações gerais para o uso correto no Registro de Temperaturas diários, através das Planilhas modificadas, do Google Chrome do PC

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Todos os colaboradores, alunos e estagiários

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Todos os profissionais que utilizarem o Equipamento.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- 4.1 Não aplicável.

5. DEFINIÇÕES

- 5.1 O Registro e o controle das Temperaturas diários, dos Freezers, Geladeiras, Estufas, Banho Maria e Panela Pascal, é realizado através das Planilhas modificadas, do Google Chrome do PC, este controle, nos mostra em tempo real, qualquer variação nas Temperaturas, fora da faixa aceitável, para o nossos materiais. Evitando que ocorra alteração de Reagentes, Material Biológico e até problemas nas Reações realizadas

6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Fig.01



Fig.02

labpatologiacardiaca@gmail.com



labpatologiacardiaca

Fig.03

Google Apps



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POPEQ 016
		Edição: 05
Área:	Laboratório de Patologia Cardíaca	Página: 3/3
Assunto:	Registro de Temperaturas através do Google Chrome do PC Freezers, Geladeiras, Estufas, Banho Maria e Panela Pascal/ Limpeza do local	Vigência: 08/03/2021

- 6.1 Abrir a página do Google Chrome, do lado direito da página, clicar em Gmail (Fig.01)
- 6.2 Entrar com o E.m.labpatologiacardiaca@gmail.com, Senha: labpatologiacardiaca e clicar em login (Fig.02)
- 6.3 Entrar no Google Apps em seguida Drive (Fig.03)

6.4 **Limpeza**

- 6.4.1 Após o Registro do material, fechar o programa e limpar com Álcool 70°C , deixando o local organizado e limpo Guardar todo material utilizado

7. **FLUXOGRAMAS**

- 7.1 Não aplicável.

8. **ANEXOS**

- 8.1 Não aplicável.

9. **REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA**

- 9.1 Planilhas existentes e modificadas, do Google Chrome do PC, utilizadas para o controle de Temperatura dos Equipamentos do Laboratório