

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POPEQ 017
		Edição: 05
Área:	Laboratório de Patologia Cardíaca	Página: 1/3
Assunto:	Criação e Compartilhamento de Arquivos, para Registro de Temperaturas dos Equipamentos do Laboratório, através do Google Chrome do PC e Limpeza do local	Vigência: 08/03/2021

*ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
5. DEFINIÇÕES
6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
7. FLUXOGRAMAS
8. ANEXOS
9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

<i>Edição</i>	<i>Alteração</i>
01	Emissão inicial do documento em 27/07/2015. <i>Nota: inicialmente o conteúdo deste documento estava disponível no ONADOCS , POP 043; com data de vigência de 27/07/2015.</i>

Elaborado por: Suely Aparecida Pinheiro Palomino Biologista	27/07/2015	Aprovado por: Prof.Dra Maria Lourdes Higuchi Pesquisadora	15/03/21
--	------------	--	----------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POPEQ 017
		Edição: 05
Área:	Laboratório de Patologia Cardíaca	Página: 2/3
Assunto:	Criação e Compartilhamento de Arquivos, para Registro de Temperaturas dos Equipamentos do Laboratório, através do Google Chrome do PC e Limpeza do local	Vigência: 08/03/2021

1. OBJETIVO

- 1.1 Estabelecer orientações gerais para a Criação de Arquivos, modificando Planilhas, para o Registro de Temperaturas através de Planilhas modificadas, do Google Chrome do PC

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Todos os colaboradores, alunos e estagiários

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Todos os profissionais que utilizarem o Equipamento.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- 4.1 Não aplicável.

5. DEFINIÇÕES

- 5.1 Orientar a criação de Arquivos, para o Registro e o controle das Temperaturas dos Equipamentos, existentes no Laboratório, através das Planilhas modificadas, do Google Chrome do PC. Este controle, nos mostra em tempo real, qualquer variação nas Temperaturas, fora da faixa aceitável, para o nossos materiais. Evitando que ocorra alteração de Reagentes, Material Biológico e até problemas nas Reações realizadas.

6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 6.1.1 Abrir a página do Google Chrome, do lado direito da página, clicar em Gmail
- 6.1.2 Preencher o cadastro da nova conta. Criar
- 6.1.3 Abrir o E.m. criado
- 6.1.4 Inserir a Nova Senha e fazer -login
- 6.1.5 Em cima abrir o DRIVE em seguida em Novo
- 6.1.6 Abrir -Pasta e criar novo Arquivo”
- 6.1.7 Abrir Planilhas Google

6.2 Compartilhamento

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POPEQ 017
		Edição: 05
Área:	Laboratório de Patologia Cardíaca	Página: 3/3
Assunto:	Criação e Compartilhamento de Arquivos, para Registro de Temperaturas dos Equipamentos do Laboratório, através do Google Chrome do PC e Limpeza do local	Vigência: 08/03/2021

6.2.1 Entrar em “Compartilhamento com outras pessoas” Inserir os E.m das pessoas envolvidas no Arquivo

6.3 **Limpeza**

6.3.1 Após o Registro do material, fechar o programa e limpar com Álcool 70°C , deixando o local organizado e limpo Guardar todo material utilizado

7. **FLUXOGRAMAS**

7.1 Não aplicável.

8. **ANEXOS**

8.1 Não aplicável.

9. **REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA**

9.1 Criação de Arquivos, com Planilhas modificadas, do Google Chrome do PC, utilizadas para o controle de Temperatura dos Equipamentos do Laboratório